


Manual Dinolite

Support by Microscope.id
Your visual consultant partner

Pemasangan dan Instalasi Software

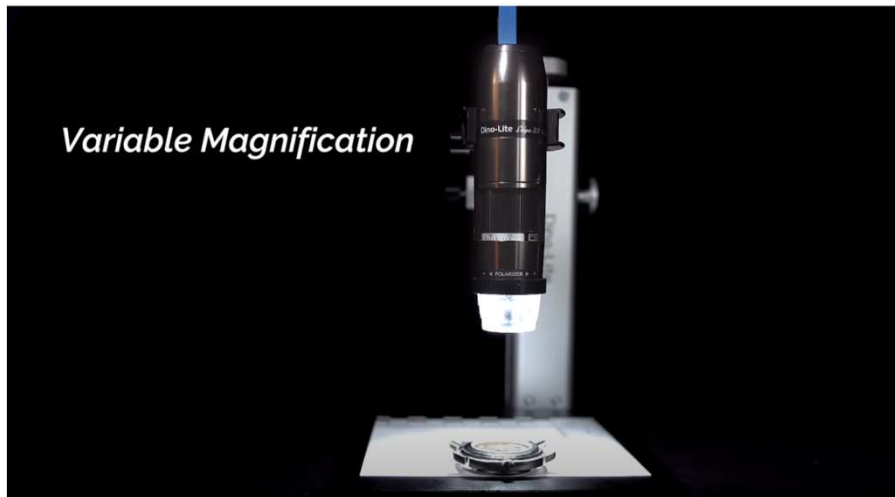

1



2

Pemasangan cara 1 atau 2 :

- Posisikan Dinolite seperti gambar [1] di atas untuk penggunaan stand
- Posisikan Dinolite seperti gambar [2] di atas untuk penggunaan langsung

Instalasi Software : [Sesuaikan dengan perangkat]

CD Aplikasi terdapat pada box kemasan atau di [Software Download](#)


- Dinocapture 2.0 untuk Windows & MAC
- Dinodirect untuk Android menggunakan OTG
- Dinoconnect untuk Android & IOS menggunakan WiFi

Note : Bawaan dasar dinolite adalah no 1 [untuk no 2 & 3 [hubungi kami](#)]

ON OFF Dinolite Software



1

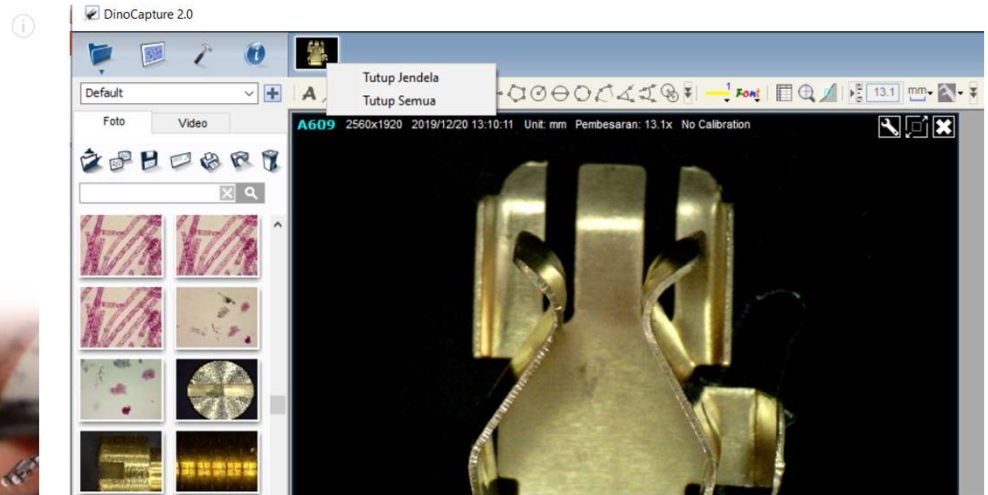

2


ON OFF Dinolite, langkah 1 dan 2 :

- a. Sambungkan Dinolite USB [1]
- b. Buka aplikasi Dinocapture 2.0, [2] Perangkat otomatis menyala.
- c. Untuk mematikan arahkan kotak kecil di jam 11 lalu klik kanan [tutup] dan tutup aplikasi.


Software info dan Manual book :

Untuk informasi [Help] terdapat pada pojok kiri atas
Informasi panduan singkat dan kalibrasi [\[Buka\]](#)

Fokus dan Pembesaran

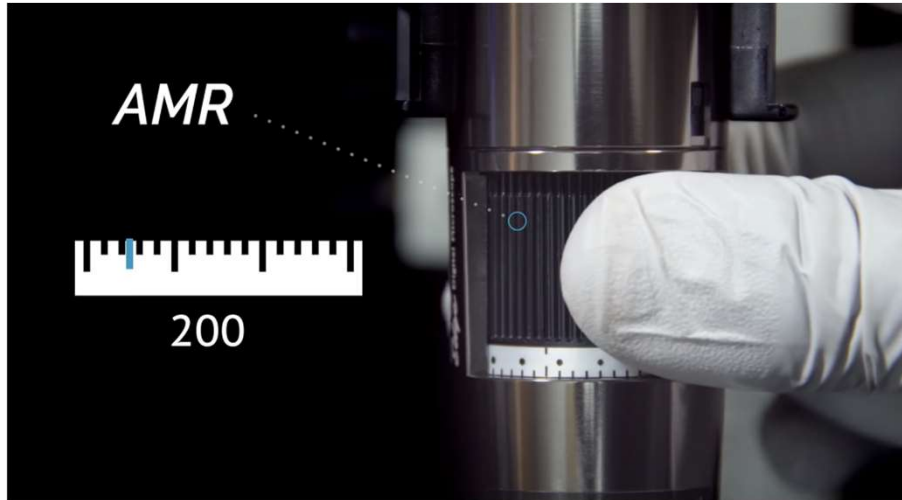

1

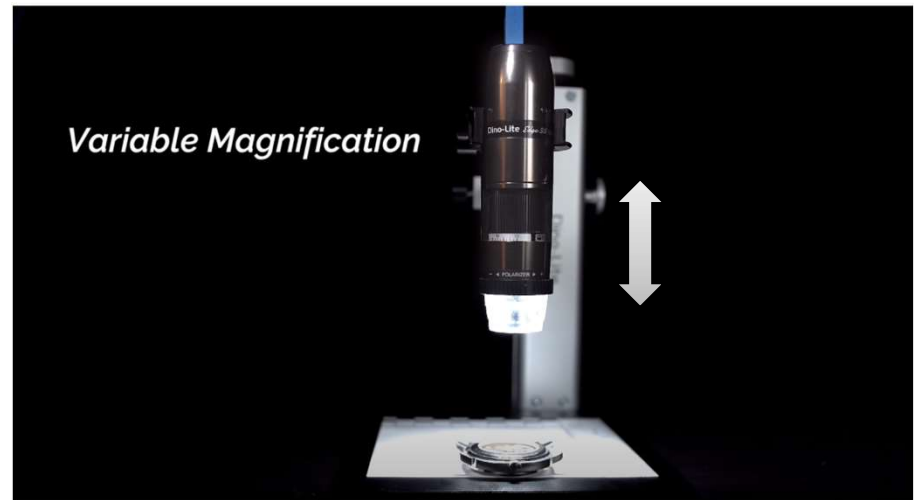

2

Fokus dan Pembesaran, langkah 1 dan 2 :

- Putar Dinolite seperti gambar [1] di atas untuk pembesaran
- Atur ketinggian stand seperti gambar [2] di atas untuk mengatur jarak

AMR dan Stand :

AMR [Auto Magnification Reading] tersedia untuk series 45xx dan 75xx
Stand digunakan agar stabil dan memiliki jarak dengan objek

Note : Stand adalah optional [sesuai dengan semua series, informasi [hubungi kami](#)]

Fitur dan Software



1



2

Fitur dan Software, 1 dan 2 :

- a. Panduan [fitur Dinolite](#) [1]
- b. Panduan [software Dinolite](#) [2] versi windows

Prioritas Pengguna :

Fitur : Informasi pembaharuan teknologi dan produk baru

Software : Pembelajaran online bertahap [lifetime free] dan SDK

Informasi [hubungi kami](#)

Informasi Lain




Aplikasi Industri [\[Buka\]](#)



Aplikasi Science [\[Buka\]](#)

Catalog dan produk lain : [Informasi](#)

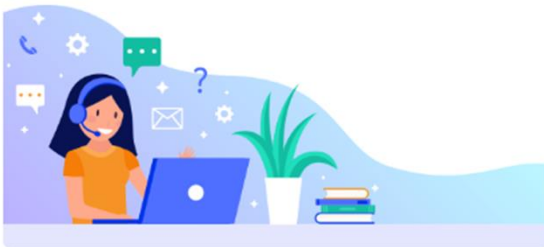

Hubungi kami untuk segala pertanyaan anda.

✉ support@microscope.id

☎ 0855 1700 051

📍 Complex Glodok Plaza Blok F No. 115 Floor 4 - Visual Dev

Terima Kasih